



# **MS-20A**



# Magnetrührer Bedienungsanleitung Magnetic Stirrer Operating Manual

witeg Labortechnik GmbH



(English manual at page 7)

# Inhaltverzeichnis

1	Vorwort	. 1
2	Sicherheitsanweisungen	. 1
	2.1 Symbolerklärungen	. 1
	2.2 Anweisungen	. 2
3	Produktbeschreibung	. 3
	3.1 Hauptmerkmale	. 3
	3.2 Gesamtübersicht	. 3
4	Verpackungsinhalt	. 4
5	Aufstellen des Gerätes und Inbetriebnahme	. 4
6	Funktionsbeschreibung	. 4
7	Wartung und Reinigung	. 4
	Technische Daten	
	Garantieurkunde	





## 1 Vorwort

Vielen Dank für den Kauf unseres MS-20A Magnetrührers.

Mit einem Gerät der Marke **Wisd** haben Sie eine sehr gute Wahl getroffen.

Lesen Sie sich bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Neben den Sicherheitshinweisen und der Funktionsbeschreibung finden Sie hier auch die wichtigsten technischen Parameter.

Nur der sachgerechte Umgang mit dem Gerät garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit und eine hohe Lebensdauer des Gerätes. Halten Sie sich deshalb unbedingt an die vorgegebenen Sicherheitsanweisungen im Abschnitt 2.

Geben Sie dieses Gerät nur mit der dazugehörigen Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Änderungen am Gehäuse oder Spezifikationen zur Verbesserung von Qualität und Leistung des Produktes, können ohne Ankündigung von **witeg** vorgenommen werden.

# 2 Sicherheitsanweisungen

## 2.1 Symbolerklärungen



#### **WARNUNG**

Hinweise zur Vermeidung von Verletzungen oder todbringenden Situationen.



## **VORSICHT**

Allgemeine Anweisungen zum sachgerechten und sicheren Gebrauch.



### **ACHTUNG**

Informationen bezüglich der Funktion und der Betriebsparameter.



## Betriebsumgebung

Hinweise bezüglich der Aufstellung des Gerätes.



## **WARNUNG vor Explosionen**

Sicherheitsanweisungen zur Vermeidung von Explosionen.



## 2.2 Anweisungen

Die sichere und fehlerfreie Nutzung des Gerätes setzt voraus, dass Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durchlesen und beim Umgang mit dem Gerät unbedingt befolgen.



2

- Schließen Sie das Gerät nur an die geeignete Spannungsversorgung an. Beachten Sie dabei bitte die Angaben auf dem Typenschild.
- Stellen Sie sicher, dass die Anschlussleitung unbeschädigt und korrekt angeschlossen ist.
- Mehrfachsteckdosen sind zum Verlängern des Anschlusskabels nicht zulässig.
- Betreiben Sie dieses Gerät nur an Stromkreisen, die mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) ausgestattet sind.
- Achten Sie auf einen ausreichend großen Leiterquerschnitt wenn Sie Verlängerungskabel anschließen.
- Falls unübliche Geräusche und Gerüche oder Rauch auftreten, ziehen Sie unverzüglich den Netzstecker heraus und kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner oder den Hersteller.
- > Trennen Sie das Gerät vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten vom Netz.
- ➤ Beim Einsatz von radioaktiven oder kontaminierten Material, trägt der Kunde allein die Verantwortung.



- > Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht verrutschen kann.
- > Um Hitzestaus oder Brände zu vermeiden, müssen Sie sicher stellen, dass das Gerät genügend Freiraum für eine ausreichende Luftzirkulation hat.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- > Das Gerät darf nicht in der Nähe leicht entzündlicher Materialen betrieben werden.
- Die Aufstellung im Freien ist nicht zulässig.
- > Das Gerät sollte nur an einem ausreichend beleuchteten Platz betrieben werden, damit keine Zwischenfälle durch Bedienungsfehler auftreten.
- > Die Aufstellung in feuchten oder staubigen Räumen kann Kurzschlüsse, Überhitzungen und Brände verursachen.



- ➤ Bedienen Sie das Gerät erst, nachdem Sie sich mit allen Sicherheitsanweisungen vertraut gemacht haben.
- ➤ Dieses Gerät sollte nur von geschulten Personen bedient werden, die mit den Sicherheitsmaßnahmen für das Arbeiten in einem Labor vertraut sind.
- > Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den Regler oder das Gehäuse gelangen.
- Damit eine lange Lebensdauer erreicht wird, müssen Sie das Gerät sauber halten.
- > Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie es vom Netz trennen.
- > Sollten leicht brennbare, elektrisch leitende oder sonstige Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangt sein, müssen Sie das Gerät sofort vom Netz trennen.
- > Tragen Sie während der Nutzung des Gerätes immer die entsprechende Arbeitsschutzbekleidung.





- > Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden soll.
- > Bedecken Sie niemals die Belüftungsschlitze am Gehäuse, dies könnte zur Zerstörung des Gerätes und zu Bränden führen.



Der Einsatz des Gerätes in explosionsgefährdeten Räumen ist unzulässig.



Alle Schaltkreise und elektronischen Komponenten dieses Produktes sind witeg eigene Technologien. Deshalb dürfen Reparaturen und Veränderungen am Gerät nur durch von witeg autorisiertem Personal durchgeführt werden. Eine Zuwiderhandlung hat den Ausschluss der Gewährleistung zu Folge und kann zu ernsthaften Sach- und Personenschäden führen.

# 3 Produktbeschreibung

## 3.1 Hauptmerkmale

Der **Wisd** Magnetrührer MS-20A ist für beinahe alle leichtflüssigen Medien in der Chemie, Biologie, Medizin und Pharmakologie geeignet.

Nachfolgend sehen Sie eine Liste der Hauptmerkmale:

- Einfachste Bedienung.
- Schnelle Inbetriebnahme.
- > Robuste Bauweise für eine hohe Lebensdauer.
- Überhitzungs- und Überlastungsschutz.
- Hohe chemische Beständigkeit der Rührplatte durch Keramikbeschichtung.

## 3.2 Gesamtübersicht









## 4 Verpackungsinhalt

Anzahl	Bezeichnung
1	MS-20A Magnetrührer
1	Netzkabel
1	Bedienungsanleitung

## 5 Aufstellen des Gerätes und Inbetriebnahme

- 1. Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung und eventuelle Verschmutzungen.
- Überprüfen Sie das Gerät auf eventuelle Transportschäden. Sollten unverhofft
  Transportschäden vorhanden sein, informieren Sie bitte umgehend den Spediteur und
  Ihren Vertragspartner.
- 3. Lassen Sie das Gerät bis zur Akklimatisierung für einige Zeit am Einsatzort stehen, bevor Sie es ans Netz anschließen.
- 4. Stellen Sie sicher, dass allen Sicherheitsanweisungen Folge geleistet wurde.
- 5. Schließen Sie das Gerät an das Netz an.
- 6. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

# 6 Funktionsbeschreibung

Der **MS-20A Magnetrührer** bietet Ihnen eine einfache und komfortable Bedienung. Stellen Sie einfach mit Hilfe des Drehknopfes die gewünschte Drehzahl ein. Drehen Sie zum Abschalten des Rührmotors den Drehknopf bis zum Einrasten nach links.

# 7 Wartung und Reinigung

- Lesen Sie sich vor Beginn der Wartungs- und Reparaturarbeiten unbedingt die Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose, bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen.
- ➤ Die Reinigung des Gerätes sollte nur mit neutralen Reinigungsmitteln und weichen Tüchern erfolgen.
- Organische Lösungen, starke Chemikalien und grobe Tücher können das Gerät beschädigen.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, ziehen Sie bitte den Netzstecker heraus und lagern das Gerät trocken in der Verpackung.
- Verwenden Sie nur originale Ersatz- und Zubehörteile.





# **8 Technische Daten**

Modell	MS-20A
Gesamt Abmessungen (mm) (BxTxH)	206x307x99
Plattengröße (mm)	180x180
Drehzahl (U/min)	0 - 1500
Rührleistung (H₂O)	max. 20 l
Motorleistung (W)	9/4
Platte	Keramikbeschichtetes Aluminium
Gehäuse	Pulverbeschichteter Aluminium
Gewicht (kg)	3,1
Stromversorgung	AC 230 V, 1N~, 50/60 Hz



## 9 Garantieurkunde

# Garantieurkunde



Die Qualität und alle Funktionen wurden vom Hersteller vor dem Versand geprüft.

Wir gewähren Ihnen deshalb vom Zeitpunkt des Kaufdatums

## zwei Jahre Garantie.

Beschädigungen durch Naturkatastrophen oder unsachgemäße Nutzung durch den Kunden sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

Bitte vervollständigen Sie anhand Ihrer Rechnung und dem Typenschild folgende Tabelle:

Artikel	MS-20A Magnetrührer
Seriennummer	
Datum	

### witeg Labortechnik GmbH

Am Bildacker 16 D-97877 Wertheim TEL: +49-9342-9301-0 FAX: +49-9342-9301-77

Email: info@witeg.de www.witeg.de







# Contents

1 Introduction	8
2 Safety Instructions	8
2.1 Description of symbols	8
2.2 Instructions	9
3 Product description	10
3.1 Key features	10
3.2 General survey	10
4 Package content	10
5 Positioning the device and commissioning	11
6 Job description	11
7 Maintenance and cleaning	11
8 Technical data	11
9 Certificate	12



## 1 Introduction

Thank you for purchasing our **MS-20A Magnetic Stirrer**. You did a good choice buying a **Wisd** product.

Before use, please read this manual and use it properly.

To cover the user's health and avoid the product's destruction you have to follow the safety instructions of the second chapter.

Please keep this operating manual in a save place for future reference and hand it out if you consign the device to a third person.

**Witeg** reserves to modify the capsule or make amendments for the improvement of quality and efficiency without prior notice.

# 2 Safety Instructions

## 2.1 Description of symbols



#### **WARNING**

Information for avoiding injuries or fatal accidents.



#### **ATTENTION**

Safety instruction to avoid a damage of the product.



#### ATTENTION

Information about technical parameters.



## **Environment**

Information about the operating environment.



## **WARNING of explosions**

Safety instruction to avoid explosions.





## 2.2 Instructions

For a safety and faultless using of the device it is indispensable that you read the following instructions purposely and follow them by the use.



- Connect the device only to the suitable power supply. Please have a look to the identification plate.
- > Use the device only in electric circuits with ground fault circuit interrupter.
- Check the power supply cord before you stick it into the electrical outlet.
- > Do not use power bars to extend the power supply cord.
- Only use extension cables with sufficient cable cross section.
- > Do not touch the device with wet hands during the usage because this might cause an electrical shock.
- If unexpected sound, smell or smog is generated by the device, pull out the main plug and contact the manufacturer or your supplier immediately.
- Disconnect the power supply plug before cleaning or maintenance.
- If you use radiation or contaminated samples the responsibility is only up to you.



> Do not use this device in areas with potentially explosive atmosphere.



- Use this device only if you read the whole safety instructions.
- > This device should only used by persons who are familiarized with safety instructions made for laboratories.
- > Pay attention that no liquid reaches the controller or inward of the capsule.
- You have to keep the device clean if you want to get a longer life of it.
- Wear corresponding protective work clothing during the usage.
- > Pull out the power cable if you didn't want to use the device for a longer time.



- Make sure that the device can not slip away.
- ➤ It is important that the device stands up on a horizontal, stabile and firm subsurface to avoid vibrations.
- > To avoid heat congestions or fires make sure that there is enough space for air circulations.
- Avoid direct solar radiation.
- > Do not use the device near highly combustible materials.
- Do not set the device outdoors.
- ➤ It is superiorly to set the device in a good illuminated place to avoid accidents engendered by handling errors.
- > To set the device in wet or dusty places could cause overheating, short circuits or fires.





10

Reparations and amendments should only made by witeg authorized people. Contraventions exclude the warranty.

# 3 Product description


## 3.1 Key features

The **Wisd** MS-20A Magnetic Stirrer is designed for chemical, biological, medical and pharmaceutical stirring-applications. The device was developed for simplest usage and a very long life.

Key features are as follows:

- Simplest operating.
- > Fast commissioning.
- > Long life by simply and solid construction.
- Ceramic coated stirring plate for high chemical resistance.

## 3.2 General survey

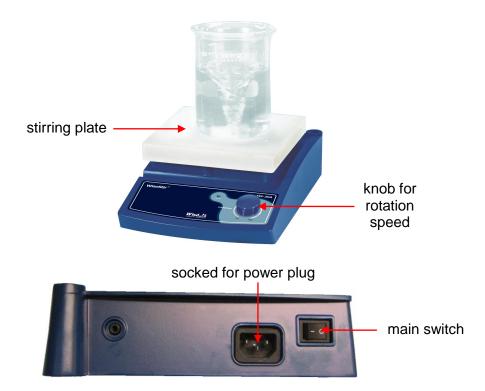

# 4 Package content

quantum	denomination
1	MS-20A Magnetic Stirrer
1	power supply curt
1	operating manual





# 5 Positioning the device and commissioning



- 1. Follow especially the safety instructions marked with following symbol:
- 2. Remove the package carefully.
- If there are any unexpected transport damages, please inform your forwarder and your costumer service.
- 4. Remove perhaps soiling and package material.
- 5. Before you connect the device with the electrical outlet, please let some time laps until the device is acclimatised.
- 6. Make sure that you follow all safety instructions.
- 7. Connect the device with the power outlet.
- 8. Switch the device on and start the process (look at job description).

# 6 Job description

Turn the knob to set the speed and switch the device on or off.

# 7 Maintenance and cleaning

- Please read the whole safety instructions before you start to maintain or clean the device.
- > Pull the power plug out of the electrical outlet.
- Only use care cleaning agents and soft cleaning rags.
- Organic lotions, strong chemicals and rough cleaning rags can damage the device.
- If you not want to use the device for a long time, pull of the power plug and keep it dry in the package.
- Only use original spare parts and accessories.

## 8 Technical data

		MS-20A
Dimension (mm) (w×d×h)		206x307x99
Plate size (mm)		180x180
Speed (U/min)		0 - 1500
Motor Rating (W)		9/4
Stirring capacity (H₂O)		max. 20 l
Matarial	Housing	ceramic coated aluminium
Material	Stirring plate	powder coated aluminium
Weight (kg)		3,1
Power supply		AC 230 V, 1N~, 50/60 Hz





## 9 Certificate

# **Certificate**

or



The quality and all features were checked by the manufacturer before the shipment.

We grant from date of purchase

two years guaranty.

This certificate excludes damages by natural disasters or incorrect usages by the costumer.

Please look on your account and complete following table:

Article	MS-20A Magnetic Stirrer.
Serialno.	
Date	

## witeg Labortechnik GmbH

Am Bildacker 16 D-97877 Wertheim TEL: +49-9342-9301-0 FAX: +49-9342-9301-77 Email: info@witeq.de

www.witeg.de



