

## **MS-500D**



# **Magnetrührer** Bedienungsanleitung **Magnetic Stirrer** Operating Manual

**witeg Labortechnik GmbH**

(English manual at page 9)

# Inhaltverzeichnis

<b>1 Vorwort</b> .....	<b>1</b>
<b>2 Sicherheitsanweisungen</b> .....	<b>1</b>
2.1 Symbolerklärungen .....	1
2.2 Anweisungen .....	1
<b>3 Produktbeschreibung</b> .....	<b>3</b>
3.1 Hauptmerkmale .....	3
3.2 Gesamtübersicht .....	3
3.3 Bedienoberfläche .....	3
3.4 Begriffserklärung .....	4
<b>4 Verpackungsinhalt</b> .....	<b>4</b>
<b>5 Aufstellen des Gerätes und Inbetriebnahme</b> .....	<b>4</b>
<b>6 Funktionsbeschreibung</b> .....	<b>4</b>
6.1 Menüstruktur .....	4
6.2 Drehzahl einstellen .....	5
6.3 Abschaltverzögerung einstellen .....	5
6.4 Sperrmodus .....	5
6.5 Speicherfunktion .....	5
<b>7 Wartung und Reinigung</b> .....	<b>6</b>
<b>8 Fehlerbehebung</b> .....	<b>6</b>
<b>9 Technische Daten</b> .....	<b>7</b>
<b>10 Garantieurkunde</b> .....	<b>8</b>

# 1 Vorwort

Vielen Dank für den Kauf unseres **MS-500D Magnetrührers**.

Mit einem Gerät der Marke **Wisdom** haben Sie eine sehr gute Wahl getroffen.

Lesen Sie sich bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Neben den Sicherheitshinweisen und der Funktionsbeschreibung finden Sie hier auch die wichtigsten technischen Parameter.

Nur der sachgerechte Umgang mit dem Gerät garantiert ein Höchstmaß an Sicherheit und eine hohe Lebensdauer des Gerätes. Halten Sie sich deshalb unbedingt an die vorgegebenen Sicherheitsanweisungen im Abschnitt 2.

Geben Sie dieses Gerät nur mit der dazugehörigen Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Änderungen am Gehäuse oder Spezifikationen zur Verbesserung von Qualität und Leistung des Produktes, können ohne Ankündigung von **witeg** vorgenommen werden.

## 2 Sicherheitsanweisungen

### 2.1 Symbolerklärungen



#### **WARNUNG**

Hinweise zur Vermeidung von Verletzungen oder todbringenden Situationen.



#### **VORSICHT**

Allgemeine Anweisungen zum sachgerechten und sicheren Gebrauch.



#### **ACHTUNG**

Informationen bezüglich der Funktion und der Betriebsparameter.



#### **Betriebsumgebung**

Hinweise bezüglich der Aufstellung des Gerätes.



#### **WARNUNG vor Explosionen**

Sicherheitsanweisungen zur Vermeidung von Explosionen.

### 2.2 Anweisungen

Die sichere und fehlerfreie Nutzung des Gerätes setzt voraus, dass Sie sich die folgenden Anweisungen sorgfältig durchlesen und beim Umgang mit dem Gerät unbedingt befolgen.



- Schließen Sie das Gerät nur an die geeignete Spannungsversorgung an. Beachten Sie dabei bitte die Angaben auf dem Typenschild.
- Stellen Sie sicher, dass die Anschlussleitung unbeschädigt und korrekt angeschlossen ist.
- Mehrfachsteckdosen sind zum Verlängern des Anschlusskabels nicht zulässig.

- Betreiben Sie dieses Gerät nur an Stromkreisen, die mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) ausgestattet sind.
- Achten Sie auf einen ausreichend großen Leiterquerschnitt wenn Sie Verlängerungskabel anschließen.
- Falls unübliche Geräusche und Gerüche oder Rauch auftreten, ziehen Sie unverzüglich den Netzstecker heraus und kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Vertriebspartner.
- Vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten ist das Gerät in den spannungslosen Zustand zu versetzen.
- Beim Einsatz von radioaktiven oder kontaminierten Material, trägt der Kunde allein die Verantwortung.



- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht verrutschen kann.
- Um Hitzestaus oder Brände zu vermeiden, müssen Sie sicher stellen, dass das Gerät genügend Freiraum für eine ausreichende Luftzirkulation hat.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe leicht entzündlicher Materialien betrieben werden.
- Die Aufstellung im Freien ist nicht zulässig.
- Das Gerät sollte nur an einem ausreichend beleuchteten Platz betrieben werden, damit keine Zwischenfälle durch Bedienungsfehler auftreten.
- Die Aufstellung in feuchten oder staubigen Räumen kann Kurzschlüsse, Überhitzungen und Brände verursachen.



- Bedienen Sie das Gerät erst, nachdem Sie sich mit allen Sicherheitsanweisungen vertraut gemacht haben.
- Dieses Gerät sollte nur von geschulten Personen bedient werden, die mit den Sicherheitsmaßnahmen für das Arbeiten in einem Labor vertraut sind.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in den Regler oder das Gehäuse gelangen.
- Damit eine lange Lebensdauer erreicht wird, müssen Sie das Gerät sauber halten.
- Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie es vom Netz trennen.
- Sollten leicht brennbare, elektrisch leitende oder sonstige Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangt sein, müssen Sie das Gerät sofort vom Netz trennen.
- Tragen Sie während der Nutzung des Gerätes immer die entsprechende Arbeitsschutzbekleidung.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden soll.
- Bedecken Sie niemals die Belüftungsschlitze am Gehäuse, dies könnte zur Zerstörung des Gerätes und zu Bränden führen.



- Der Einsatz des Gerätes in explosionsgefährdeten Räumen ist unzulässig.



- Alle Schaltkreise und elektronischen Komponenten dieses Produktes sind **witeg** eigene Technologien. Deshalb dürfen Reparaturen und Veränderungen am Gerät nur durch von **witeg** autorisiertem Personal durchgeführt werden. Eine Zuwiderhandlung hat den Ausschluss der Gewährleistung zu Folge und kann zu ernsthaften Sach- und Personenschäden führen.

## 3 Produktbeschreibung


### 3.1 Hauptmerkmale

Der **Wisdom Magnetrührer MS-500D** ist für beinahe alle leichtflüssigen Medien in der Chemie, Biologie, Medizin und Pharmakologie geeignet.

Nachfolgend sehen Sie eine Liste der Hauptmerkmale:

- Einfachste Bedienung.
- Schnelle Inbetriebnahme.
- Hohe Lebensdauer durch eine einfache und robuste Bauweise.
- Hohe chemische und mechanische Belastbarkeit.
- Jog-Dial Drehknopf für eine einfache und schnelle Bedienung.
- Leistungs-, Drehzahl- und Zeitanzeige auf beleuchtetem Display.
- Thermischer und elektrischer Motorschutz integriert.
- Speicherfunktion für Betriebsparameter.
- Abschaltverzögerung von einer Minute bis 99 h 59 min einstellbar.
- Signalton bei automatischer Abschaltung.
- Eine Tastensperre verhindert das versehentliche Verändern eingestellter Betriebsparameter.

### 3.2 Gesamtübersicht

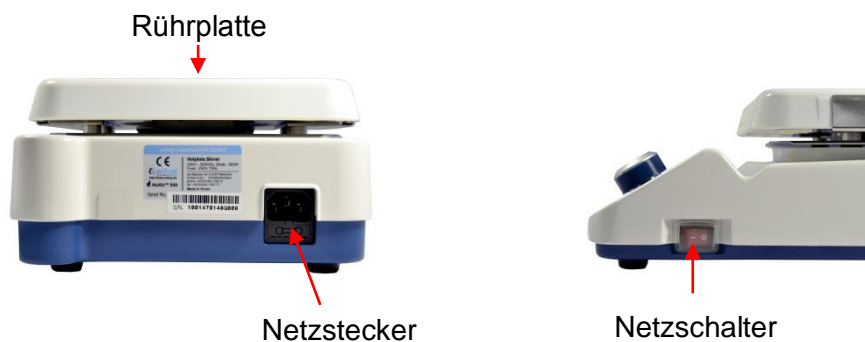

### 3.3 Bedienoberfläche



### 3.4 Begriffserklärung

**SV:** (eng: set value), eingestellter Wert

**PV:** (eng: present value), aktueller vom Gerät gemessener Wert

**MODE Taste**

- Wird für den Wechsel zwischen den Menüs und für die Tastensperre benötigt.

**Jog-Dial Drehknopf**

- Durch Drehen am Knopf können Werte verändert werden.
- Start und Stopp durch drücken.

**Rührleuchte**

- Blinkt im Menü „Drehzahl einstellen“, wenn die Drehzahl verändert werden kann.

**Timerleuchte**

- Blinkt im Menü „Abschaltverzögerung einstellen“.
- Leuchtet im Spermodus dauerhaft, wenn das Gerät zeitverzögert abschalten soll.

## 4 Verpackungsinhalt

Anzahl	Bezeichnung
1	<b>MS-500D Magnetrührer</b>
1	Netzkabel
1	Bedienungsanleitung


## 5 Aufstellen des Gerätes und Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung und eventuelle Verschmutzungen.
2. Überprüfen Sie das Gerät auf eventuelle Transportschäden. Sollten unverhofft Transportschäden vorhanden sein, informieren Sie bitte umgehend den Spediteur und Ihren Vertragspartner.
3. Lassen Sie das Gerät bis zur Akklimatisierung für einige Zeit am Einsatzort stehen, bevor Sie es ans Netz anschließen.
4. Stellen Sie sicher, dass allen Sicherheitsanweisungen Folge geleistet wurde.
5. Schließen Sie das Gerät an das Netz an.
6. Schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein.

## 6 Funktionsbeschreibung

### 6.1 Menüstruktur

Der **MS-500D Magnetrührer** bietet Ihnen die patentierte Kombination von MODE Taste und Jog-Dial Drehknopf, die Ihnen eine einfache und komfortable Bedienung des Gerätes ermöglicht. Die Programmstruktur ist simpel gestaltet und in der nachfolgenden Grafik dargestellt.

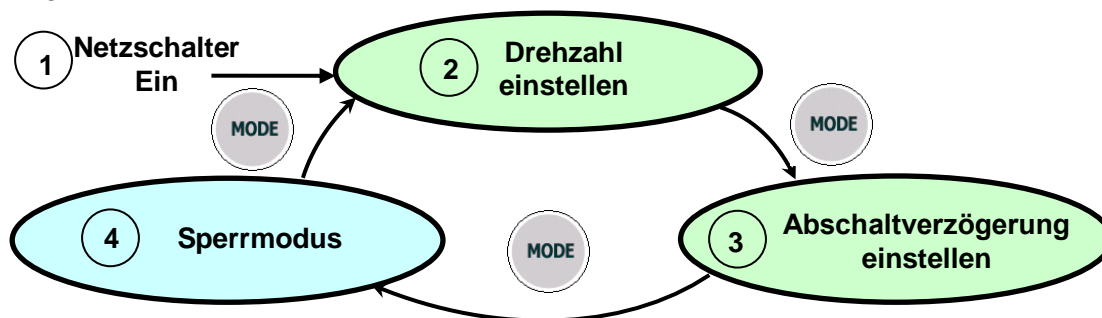

## 6.2 Drehzahl einstellen

- Sie befinden sich unmittelbar nach dem Einschalten im Menü „Drehzahl einstellen“. Die Rührleuchte blinkt. Sie erkennen das Menü an „RPM“ hinter dem SV- und PV-Wert. Die Rührleuchte blinkt.
- Wurde keine Drehzahl gespeichert, steht in der SV Zeile „0 RPM“. Sie können dann den Rührvorgang starten, indem Sie am Jog-Dial die gewünschte Drehzahl einstellen.
- Ist in der Steuerung eine Drehzahl gespeichert, blinkt nach dem Einschalten „STIRRING“ auf dem Display. Der Rührvorgang wird dann erst gestartet, wenn Sie auf den Jog-Dial Drehknopf drücken.
- In beiden Fällen kann dann während des Rührvorgangs die Drehzahl verändert werden, drehen Sie dazu am Jog-Dial.
- Um den Rührvorgang manuell zu stoppen, müssen Sie erneut auf den Jog-Dial drücken oder diesen solange gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der SV „0“ ist.

## 6.3 Abschaltverzögerung einstellen

- Die Abschaltverzögerung dient dazu, den Rührvorgang nach dem Ablauf der von Ihnen eingestellten Zeit automatisch zu beenden.
- Mit der MODE Taste gelangen Sie vom Menü „Drehzahl einstellen“ in das Menü „Abschaltverzögerung einstellen“. Die Timerleuchte blinkt.
- Durch erneutes Drücken der MODE Taste gelangen Sie in den Sperrmodus, ohne eine Verzögerungszeit eingestellt zu haben.
- Die Abschaltverzögerungszeit ist von einer Minute bis zu 99 Stunden und 59 Minuten einstellbar (00:01 - 99:59).
- Um die gewünschte Zeit einzustellen zu können, müssen Sie am Jog-Dial drehen und den Wert durch das Drücken auf den Jog-Dial Knopf bestätigen. Mit der Bestätigung beginnt die Verzögerungszeit abzulaufen.
- Möchten Sie einen bereits bestätigten Wert verändern, müssen Sie zunächst auf den Jog-Dial drücken. Der PV beginnt zu blinken und kann wieder verändert werden. Die Bestätigung erfolgt durch erneutes Drücken auf den Jog-Dial.

## 6.4 Sperrmodus

Der Sperrmodus schützt vor einem versehentlichen Verändern der eingestellten Betriebsparameter. Die Funktionen des Jog-Dial sind im Sperrmodus deaktiviert.

- Durch das Drücken der MODE Taste im Menü „Abschaltverzögerung einstellen“, wird der Sperrmodus aktiviert.
- In der oberen Zeile wird nun die aktuelle Drehzahl und in der unteren Zeile die verbleibende Dauer des Rührvorganges angezeigt.
- Ein erneutes Drücken der MODE Taste öffnet das Menü „Drehzahl einstellen“.

## 6.5 Speicherfunktion

Damit Sie Ihre gewünschten Werte nicht bei jedem Neustart des Gerätes erneut eingeben müssen, wurde eine Speicherfunktion für alle Menüs integriert.

- Zum Speichern der Werte müssen Sie lediglich den Jog-Dial Drehknopf zwei Sekunden lang gerückt halten. Bei erfolgreicher Speicherung blinkt der Wert dreimal auf.
- Um Werte zu überspeichern, müssen Sie lediglich den neuen Wert einstellen und dann den Jog-Dial zwei Sekunden lang gedrückt halten.
- Möchten Sie gespeicherte Werte löschen, müssen Sie diese lediglich mit „0“ überspeichern.



## 7 Wartung und Reinigung

- Lesen Sie sich unbedingt vor Beginn der Wartungs- und Reparaturarbeiten die Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose, bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen.
- Die Reinigung des Gerätes sollte nur mit neutralen Reinigungsmitteln und weichen Tüchern erfolgen.
- Organische Lösungen, starke Chemikalien und grobe Tücher können das Gerät beschädigen.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, ziehen Sie bitte den Netzstecker heraus und lagern das Gerät trocken in der Verpackung.
- Verwenden Sie nur originale Ersatzteile.

## 8 Fehlerbehebung

Störung	Mögliche Ursachen und Lösungen
Fehler in der Stromversorgung	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Überprüfen Sie, ob Netzspannung vorhanden ist.</li> <li>✓ Überprüfen Sie den Netzanschluss und das Stromkabel auf korrekten Anschluss und Unversehrtheit.</li> <li>✓ Überprüfen Sie ob den Hauptschalter eingeschaltet ist.</li> <li>✓ Sicherung defekt.</li> </ul>
Rührvorgang ohne Funktion	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Überprüfen Sie ob den Hauptschalter eingeschaltet ist.</li> <li>✓ Überprüfen Sie, ob die Drehzahl eingestellt ist.</li> </ul>
ERROR 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motor defekt.</li> </ul>

**Sollten andere Probleme auftreten oder sich eines der o.g. Probleme nicht lösen lassen, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder den Hersteller.**

**Reparaturen und Veränderungen am Gerät dürfen nur durch von [witeg](http://www.witeg.de) autorisiertem Personal durchgeführt werden. Zuwiderhandlungen haben den Ausschluss der Gewährleistung zu Folge und können zu gefährlichen Sach- und Personenschäden führen.**



## 9 Technische Daten

		MS-500D
<b>Rührleistung (H<sub>2</sub>O)</b>		Max 20Lit.
<b>Drehzahlbereich (U/min)</b>		80 ~ 1.500
<b>Einstellgenauigkeit (U/min)</b>		5
<b>Regler</b>		Digitale Regelungstechnik mit Jog-Dial Drehknopf (Drehen + Drücken)
<b>Anzeige</b>		Digitale LCD Anzeige (Timer, U/min und grafische Leistungsanzeige)
<b>Timer</b>		99 h 59 min, Dauerbetrieb
<b>Plattengröße (mm)</b>		200 X 200
<b>Material</b>	<b>Platte</b>	Keramik
	<b>Gehäuse</b>	pulverbeschichtetes Aluminium
<b>Abmessungen (BxTxH mm)</b>		205x345x135
<b>Gewicht (Kg)</b>		3,3
<b>sonstige</b>		Speicherfunktion (U/min, Timer), Spermodus (Jog-Dial Eingabe deaktiviert) akustisches Signal bei Timerende
<b>Stromversorgung</b>		AC 230 V, 1N~, 50/60 Hz

## 10 Garantieurkunde

# Garantieurkunde

für



**Die Qualität und alle Funktionen wurden vom Hersteller vor dem Versand geprüft.**

Wir gewähren Ihnen deshalb vom Zeitpunkt des Kaufdatums

**zwei Jahre Garantie.**

Beschädigungen durch Naturkatastrophen oder unsachgemäße Nutzung durch den Kunden sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

Bitte vervollständigen Sie anhand Ihrer Rechnung und dem Typenschild folgende Tabelle:

<b>Artikel</b>	<b>MS-500D Magnetprüher</b>
<b>Seriennummer</b>	
<b>Datum</b>	

**witeg Labortechnik GmbH**

Am Bildacker 16  
D-97877 Wertheim  
TEL: +49-9342-9301-0  
FAX: +49-9342-9301-77  
Email: info@witeg.de  
[www.witeg.de](http://www.witeg.de)



# Contents

<b>1 Introduction</b> .....	<b>10</b>
<b>2 Safety Instructions</b> .....	<b>10</b>
2.1 Description of symbols.....	10
2.2 Instructions .....	10
<b>3 Product description</b> .....	<b>11</b>
3.1 Key features .....	11
3.2 General survey.....	12
3.3 Display description .....	12
3.4 Term description.....	12
<b>4 Package content</b> .....	<b>12</b>
<b>5 Positioning the device and commissioning</b> .....	<b>13</b>
<b>6 Job description</b> .....	<b>13</b>
6.1 Menu structure.....	13
6.2 Set speed.....	13
6.3 Set turn-off delay .....	13
6.4 Key lock.....	14
6.5 Storage function .....	14
<b>7 Maintenance and cleaning</b> .....	<b>14</b>
<b>8 Troubleshooting Guide</b> .....	<b>15</b>
<b>9 Technical data</b> .....	<b>15</b>
<b>10 Certificate</b> .....	<b>16</b>

# 1 Introduction

Thank you for purchasing our **MS-500D Magnetic Stirrer**. You did a good choice buying a **Wisd** product.

Before use, please read this manual and use it properly.

To cover the user's health and avoid the product's destruction you have to follow the safety instructions of the second chapter.

Please keep this operating manual in a save place for future reference and hand it out if you consign the device to a third person.

**Witeg** reserves to modify the capsule or make amendments for the improvement of quality and efficiency without prior notice.

## 2 Safety Instructions

### 2.1 Description of symbols

**WARNING**

Information for avoiding injuries or fatal accidents.

**ATTENTION**

Safety instruction to avoid a damage of the product.

**ATTENTION**

Information about technical parameters.

**Environment**

Information about the operating environment.

**WARNING of explosions**

Safety instruction to avoid explosions.

### 2.2 Instructions

For a safety and faultless using of the device it is indispensable that you read the following instructions purposely and follow them by the use.



- Connect the device only to the suitable power supply. Please have a look to the identification plate.
- Use the device only in electric circuits with ground fault circuit interrupter.
- Check the power supply cord before you stick it into the electrical outlet.
- Do not use power bars to extend the power supply cord.
- Only use extension cables with sufficient cable cross section.
- Do not touch the device with wet hands during the usage because this might cause an

electrical shock.

- If unexpected sound, smell or smog is generated by the device, pull out the main plug and contact the manufacturer or your supplier immediately.
- Disconnect the power supply plug before cleaning or maintenance.
- If you use radiation or contaminated samples the responsibility is only up to you.



- Do not use this device in areas with potentially explosive atmosphere.



- Use this device only if you read the whole safety instructions.
- This device should only be used by persons who are familiarized with safety instructions made for laboratories.
- Pay attention that no liquid reaches the controller or inward of the capsule.
- You have to keep the device clean if you want to get a longer life of it.
- Wear corresponding protective work clothing during the usage.
- Pull out the power cable if you didn't want to use the device for a longer time.



- Make sure that the device can not slip away.
- The device could get damaged if the vibrations are too strong.
- To avoid heat congestions or fires make sure that there is enough space for air circulations.
- Avoid direct solar radiation.
- Do not use the device near highly combustible materials.
- Do not set the device outdoors.
- It is superior to set the device in a good illuminated place to avoid accidents engendered by handling errors.
- To set the device in wet or dusty places could cause overheating, short circuits or fires.



- Repairs and amendments should only be made by **witeg** authorized people. Contraventions exclude the warranty.

## 3 Product description

### 3.1 Key features


The **MS-500D Magnetic Stirrer** is designed for chemical, biological, medical and pharmaceutical stirring-applications. The device was developed for simplest usage and a very long life.

Key features are as follows:

- Long life by simple and solid construction.
- Ceramic coated stirring plate for high chemical resistance.
- Jog-Dial Knob for easy and fast handling.
- Power bar graph, speed and timer showed on illuminated LCD.

- Storage functions for set time and speed values.
- Turn-off delay from one minute up to over 99 hours in one minute steps.
- Signal sound after end of turn-off delay.
- Key lock against inadvertent changing of set speed and timer values.

### 3.2 General survey

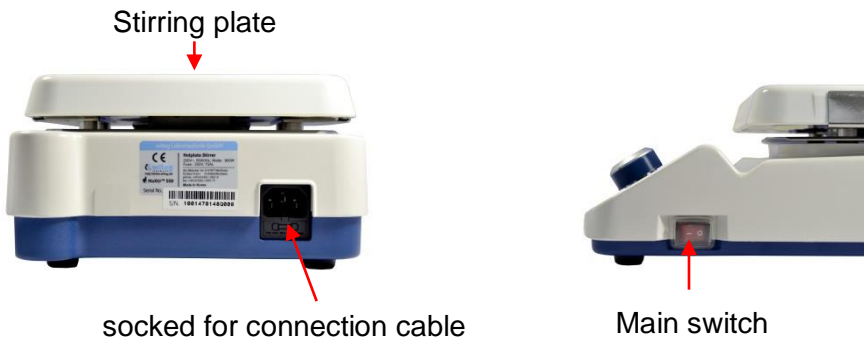

### 3.3 Display description



### 3.4 Term description

**SV:** set value

**PV:** present value, measured by the device

#### MODE button

- For keyboard shortcut and change between the menu items.

#### Jog-Dial knob

- Change SV-values by turning.
- Push the knob for start and stop or probate set values.

#### Timer lamp

- Is blinking in menu items for timer modulation.

#### Stirring lamp

- Is blinking in menu items for speed modulation.
- Shines permanent in the key lock menu if a turn off delay time is set.

## 4 Package content

quantum	denomination
1	<b>MS-500D Magnetic Stirrer</b>
1	power supply curt
1	operating manual

## 5 Positioning the device and commissioning




1. Follow especially the safety instructions marked with following symbol:
2. Remove the package carefully.
3. If there are any unexpected transport damages, please inform your forwarder and your customer service.
4. Remove perhaps soiling and package material.
5. Before you connect the device with the electrical outlet, please let some time laps until the device is acclimatised.
6. Make sure that you follow all safety instructions.
7. Connect the device with the power outlet.
8. Switch the device on and start the process (look at job description).

## 6 Job description

### 6.1 Menu structure

The **MS-500D Magnetic Stirrer** proffers you the genial combination of MODE button and Jog-Dial knob. That allows a simple and comfortable usage.

The menus structure is well arranged and pictured as follows:

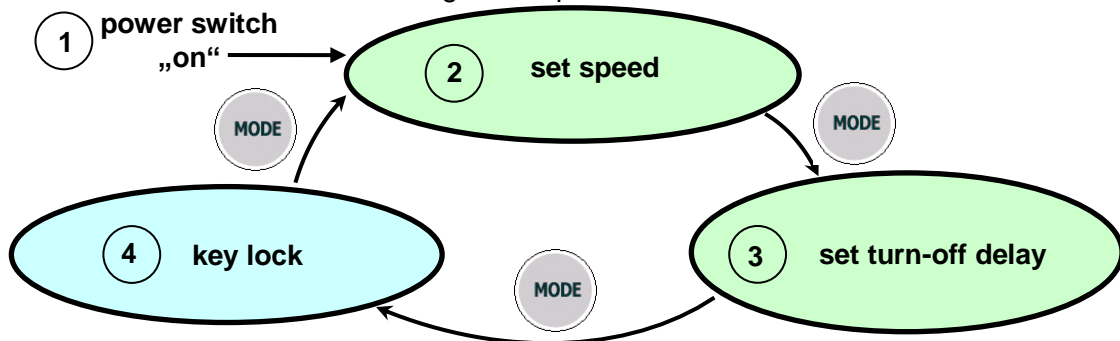

### 6.2 Set speed

- First menu item after switching the device on is the menu “set speed”. The stirring lamp is blinking. You can recognize the menu at „RPM“ behind SV- und PV-value.
- If there is showed “O RPM” in the SV line, there is no value stored and you can start the stirring process by turning the Jog-Dial knob clockwise.
- If “STIRRING” is blinking on the LCD there is a speed value stored. The saved value is showed in the SV-line and you can start the stirring process by pushing the Jog-Dial knob.
- In both cases is the speed during the stirring process variable. To change the SV you only have to turn the Jog-Dial knob clockwise to increase the speed and counter-clockwise to reduce it.
- To stop the stirring process manually, you have to push the Jog-Dial knob again or decrease the speed till “0” by turning the Jog-Dial knob counter-clockwise.
- The set speed is increasing gradually, so it could takes some time till the SV is climaxed.

### 6.3 Set turn-off delay

- The delay timer serves as automatically stop function. It turns off the process after the timeframe you set is elapsed.



- To reach the timer menu you have to push the MODE button in the menu item “set speed”. The timer lamp is blinking.
- By renewed using of the MODE button you reach the key lock without delay time setting.
- The delay time is adjustable from one minute till over 99 hours (00:01 - 99:59) in one minute steps.
- Turn the Jog-Dial knob to set your delay time. Push the Jog-Dial if you reached the desired value to confirm it. With the confirmation the timeframe starts elapsing
- If you want to change the value after confirmation, you have to push the Jog-Dial once again. The PV initiates blinking and you can modify the value again.
- To confirm the value push the Jog-Dial knob yet again.

## 6.4 Key lock

- To avoid accidental changing of the set values, push the MODE button in the menu item “set delay time”.
- In this menu item can you see the actually speed in the SV-line and the remaining time of delay function in the PV-line. The function of the Jog-Dial knob is deactivated.
- Press the MODE button once more to leave the key lock. Than you are in the menu item “set speed”.

## 6.5 Storage function

The **MS-500D Magnetic Stirrer** includes a storage function for speed and delay values. That is practical if you want to work with the same parameters often. Then you need not to set them in every usage.

- For storing values you only need to hold the Jog-Dial knob pushed for two seconds. Successful storing is displayed by blinking of the SV-value for three times.
- If you saved a speed value, “STIRRING” is blinking after the device’s restart.
- If you saved the delay time it is not showed at the LCD.
- Every stored parameter is erasable. Turn the value with the Jug-Dial till “0” and then hold the knob pressed for two seconds.
- If you want to store a new value it is not necessary to erase the old one.

## 7 Maintenance and cleaning

- Please read the whole safety instructions before you start to maintain or clean the device.
- Pull the power plug out of the electrical outlet.
- Only use care cleaning agents and soft cleaning rags.
- Organic lotions, strong chemicals and rough cleaning rags can damage the device.
- If you not want to use the device for a long time, pull of the power plug and keep it dry in the package.
- Only use original spare parts and accessories.

## 8 Troubleshooting Guide

Situation	Confirmations and Solutions
Power Failure	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Check the supplied voltage is present.</li> <li>✓ Check the power connection and the power cord for proper connection and integrity.</li> <li>✓ Check if the MAIN Power Switch is "ON".</li> <li>✓ Fuse is blown.</li> </ul>
Unit Not Stirring	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Check if the MAIN Power Switch is "ON".</li> <li>✓ Check the set RPM.</li> </ul>
ERROR 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Motor defect.</li> </ul>

If other problems arise, or one of the above not solves problems, please contact your official agent or the manufacturer.

Reparations and amendments should only made by **witeg** authorized people. Contraventions exclude the warranty.

## 9 Technical data

		MS-500D
<b>Stirring Capacity (H<sub>2</sub>O)</b>		Max 20Lit.
<b>Speed Range (rpm)</b>		80 ~ 1.500
<b>Speed Control Resolution (rpm)</b>		5
<b>Controller</b>		Digital Feedback Controller with Jog-Dial Switch (Turn + Push)
<b>Display</b>		LCD Display (Timer, RPM and Power bar-graph)
<b>Timer</b>		99hr 59min, (Continuous function included)
<b>Plate Size (mm)</b>		200 X 200
<b>Material</b>	<b>Plate</b>	Glass Ceramic
	<b>Body</b>	Powder Coated Aluminum
<b>Dimension (w x d x h mm)</b>		205x345x135
<b>Weight (kg)</b>		3.3
<b>Others</b>		Storage Function (RPM, Timer), Locking Mode (Jog-Dial Input disabled) Alarm ( Error Status and Timer-end)
<b>Power Supply</b>		AC 230 V, 1N~, 50/60 Hz

## 10 Certificate

# Certificate

for



The quality and all features were checked by the manufacturer before the shipment.

We grant from date of purchase

**two years guaranty.**

This certificate excludes damages by natural disasters or incorrect usages by the costumer.

Please look on your account and complete following table:

Article	<b>MS-500D Magnetic Stirrer.</b>
Serialno.	
Date	

**witeg Labortechnik GmbH**

Am Bildacker 16  
D-97877 Wertheim  
TEL: +49-9342-9301-0  
FAX: +49-9342-9301-77  
Email: info@witeg.de  
[www.witeg.de](http://www.witeg.de)

